

常用电子称/电子天平校正方法

1.

ACS 系列电子称（厦门巨林仪器有限公司）：

按下 ON/TARE（开机键）并即时松开，再同时按下 ON/TARE 并保持不松开，直到显示“TEST”（格不同显示数值不同）放上与显示值相同的砝码，然后在 MODE 功能键，显示“400”和“—”再加上 相应砝码按 MODE 完成四次标定记录后，自动进入称重状态。

2.

UCA 电子计数称：

按任意键不放开机，按 4 键，放入砝码，输入砝码值，如 5kg 输入 5，按住“单重设定”不放再按住“数量设定”同时松开即可。

3.

ACS-1A1 型（爱华计数称）：

按住“置零/去皮”开机，显示“CAL0”

再显示砝码值，放上相应砝码自动完成。

4.

HF-3000N（日本 电子天平）：

按住“风带行”不放，直到显示“CAL0”再按“印字”“风带行”“g /pcs/90”显示 CAL2000，放上 2kg 砝码。按住“风带行”显示 END 结束。

5.

MB-4100S（setra 电子天平）：

按住“CAL”显示“4000.00”放上 4kg 砝码再 CAL 自动完成（按 TARE/POWER 可转换砝码值）。

6.

100×0.01g（东莞宇衡电子称，电子天平）：

在空载状态下 SET 键，同时按下 ON/OFF 键，开机显示内码值，待稳定“0”出现，按住 SET 键直至显示“OOSAVE”放上砝码稳定后再按 SET，显示“OOSAVE”按 ON/OFF 关机，开机即可。

7.

电子天平 DJ-600J 亚太电子：

按<↓>校正显示“CAL” 放上 500g 砝码,自动完成。

8.

厦门联贸电子 UCA-型：

按住任意键不放开机,然后按 4，再按归零键后放上砝码，输入砝码值，按住单重设定不放，再按“数量设定”同时放开即可。

9.

SUC 型

按单重设定 3 秒，按“.”2 次,放砝码，按数字倍数两次,自检完成.(如 12kg 放砝码 6kg 按 2

次即可)

10.

BB-300 型 300g×0.01g 电子天平:

按住“u”键开机, 显示 CAL 按

键显示内码, 按“→0←”键, 显示“0”加砝码 200g,按“90/A”记数键, 显示“100、200、300”在 200 时按记数键即可。

11.

AHC、ATN、ELC、MTC 系列电子秤:

惠邦电子秤器“花仙有限公司”, 在开机自检时, 按

键(扣重键)显示 PN 此时输入密码, 初始为“0000”或“9999”按扣重键, 进入参数设定, 显示“F1CAL”按扣重键, 显示“DNLOAD”空秤稳定后按

扣重键, 会显示数值, 加上相应数值砝码稳定后按“扣重键”, 重新启动即可。

12.

英展 1.5kg: 按“.”和“预置清除”自动校正。

13.

BA30-300g:

开机状态, 按“CAL”显示“CAL 1 ”再按→0←键确认, 显示“CAL”再按“→0←”确认,显示“0000”输入 200(按吕稳位,按 Count 加数)放上相应砝码, 稳定后按→0←键即可。

14.

CN-30 电子秤, 3kg 厦门直林: 按“置零”开机进入校准, 放上 2kg 砝码

15.

顶尖电子衡器 A4T-3kg 调电位器, 按“置零”即可。

16.

Fure(顶尖)电子秤 ACSO15G/C:

按归零键开机, 型号: ACS003G/C、ACS7K5G/C 设定最大称量, 分度值和校准砝码值, 按住“单重”开机按“分度值”选择所用的分度值, 用数字键输入校正砝码值。按住“清除设定”开机, 第三排数显示空载内码值, 按“归零”显示“00SAVE”再显示空载的内码值, 放上已设定好的砝码值, 稳定后按归零键, 视屏显示“00SAVE”显示原来的内码值, 即可关机。

17.

ACS-12 上海华德电子称:

同时按“置零”“去皮”键, 显示“CAL”按“去皮”显示“LOAD”放上砝码按“去皮”直到重启, 取去砝码即可。

18.

优越电子秤: (1705)

按“单重设定”开机显示“CAL?”按单重设定显示“CALO”按单重设定到显示 LOAD 放相应砝码, 输入砝码值即可; 再显 CAL2 校正第二个点。

19.

电子天平 BL-2200H 日本:

按“CAL/MENO”键显示 CAL 按 TARE 加上砝码再按“TARE”显示“0”取下砝码按 TARE 显示“CAL END”即可

1.

电子天平 AY120 日本:

按数次 CAL/MENO 直到显示“FONC

SEL”，按“TARE”显示“CAL”按“TARE”显示“ECAL”开始校正自动完成步骤。

2.

ST3000 型仪表, 韩国:

按住“ZERO”开机显示“TEST”按“3”显示“SFT

CAL”再按 ENTER 显示“d01”分度值,按 ENTER 显示“(.....)”满量程,按 ENTER 显示“4835”

再按 ENTER 显示“SAPN”按 ENTER 显示“UP”放上砝码按 ENTER, 输入砝码值按 ENTER 显示 END 即可。

3.

顶尖电子衡器 6kg 开盖调电位器即可。

4.

联贸 UNA 电子秤, 厦门联贸:

按住“扣重”开机显示“CAL”按“扣重”显示“cL3000”CAP.30kg 按“扣重”显示“C30”按“扣重”显示内码值按“零点校正”显示“0”放上砝码按“扣重”显示 10、20、30 在相应的砝码值上按“扣重”即可。

5. BH-3000

单排键电子天平开机后长按最右边键直到显示砝码值放上相应砝码即可。

6.

上海英展 ALC 系列: 按住“.”键, 再按“预置清除”自动进入零位校准后

显示砝码值, 再放上相应砝码值 OK。

7.

HCP-500 手掌式电子秤: 按 ON/TARE 直到显示内码值再按 ON/TARE 显示 ZERO

再显示“500.0”放上砝码 500g 按 ON/TARE 显示 CAL 后, 显示 PASS 即可, 关机完成。

8.

宇权 VEC-6

6kg*1g

开机+单重设定→单重设定→出现 2000 或 5000→放上 2000g 或 5000g 砝码即可。

9.

衡之宝 ACS

①、

上下限键与清除键同时按下, 把 CAL 调整为“ON”, 然后退回称重状态。

②、

然后上下限、扣重和清除同时按下, 显示“UEr

6.0”, 输入密码“123456”

③、

按确认键，只直到显示“CAL 3000”时，放上 3kg 砝码，按确认，等待几秒即可。

10.

KKC-1500A (SNOWREX)

①、

按扣重键) 开机。

②、

按

(扣重键) 显示内码值，按归零键。

③、

放上砝码按

(单重键)，屏幕跳动显示砝码值，按

(单重键) 选择与标准砝码相对应之砝码值，如：标准砝码为 500g，则当屏幕显示 500 时按

(单重键)。

11.

LGCN-6000 (JADEVER)

按住扣重键开机，显示“3P” →按扣重键显示 on0 闪烁后停止又显 on1，这时放上 2000g 砝码按扣重，屏幕闪烁后停止→接着显示 on2，放上 4000g 砝码→显示 on3 时放上 6000g 砝码，闪烁后显示 PASS→关机后开机即可。

12.

顶尖 AHC-3 (新产品)

开机自检时→按扣重键→屏幕显示 4 个 0→按扣重键→关机→开机自检→按扣重键→屏幕显示 4 个 9→按扣重键→显示 FICAL→按扣重键→显示 A

1 →放上 1kg→扣重→A

3→放 3kg→扣重→OK

13.

樱花计重台称 (FAN-E)

开机倒数时按“置零”键屏幕出现“CAL”校正符号，再按“置零”键出现“0”这时输入您所需校正砝码中重量 (单位: kg)，放上和您输入相应重量的砝码，待稳定几秒按“置零”键即可。